



JUEGO DE TABLETAS DE NITRATO-NITROGENO


CODIGO 3354

CANTIDAD	CONTENIDO	CODIGO
50	*Tabletas de Nitrato # 1	*2799-H
50	*Tabletas CTA de Nitrato # 2	*NN-3703-H
2	Tubos de Ensayo de 5 mL, plástico, con tapas	0124
1	Nitrato-Nitrógeno Octa-Slide, 0 - 15 ppm	3494
1	Visionador Octa-Slide	1100

***PRECAUCIÓN:** Los reactivos marcados con un * son considerados sustancias peligrosas. Están acompañados de información sobre su contenido (MSDS) y las precauciones que hay que tomar constan en la etiqueta.

Para pedir reactivos individuales mirar las referencias arriba indicadas.

USO DEL VISIONADOR OCTA-SLIDE

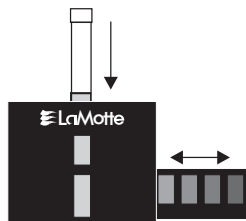

El visor Octa-Slide se debe coger de forma que no entre luz directa del sol por la parte trasera del mismo. Con el tubo de ensayo introducido en la parte superior haga correr la barrita por el visor y compare el color del tubo con los patrones de color.

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

1.

Llene un tubo de ensayo (0106) hasta la marca de 5 ml con la muestra de agua.



2.

Añada 1 *Tabletas de Nitrato #1 (2799).



3.

Tape y mezcle hasta que se disuelva la pastilla.



4.

Añada 1 *Tabletas CTA de Nitrato #2 (NN-3703).



5.

Tape y mezcle hasta que se disuelva la pastilla.



6.

Espere 5 minutos.



7.

Deslice la barrita Nitrato-Nitrógeno (3494) en el visor Octa-Slide (1100).



8.

Introduzca el tubo de ensayo en el visor Octa-Slide.



9.

Compare el color de la muestra con los colores patron. Anote el resultado en ppm de Nitrado Nitrógeno.



Para convertir a Nitrato, multiplique el resultado por 4.4. El resultado se lee en ppm de Nitrato.

LaMOTTE COMPANY

Helping People Solve Analytical Challenges®

PO Box 329 • Chestertown • Maryland • 21620 • USA
800-344-3100 • 410-778-3100 (Outside U.S.A.) • Fax: 410-778-6394
Visit us on the web at www.lamotte.com